




**ЕАЭС**



# СТОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ СУЛ 7.0 ЭЛЕМЕНТ

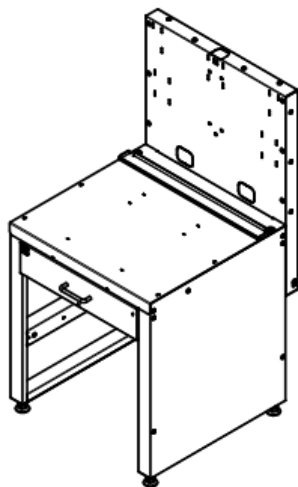

Этикетка  
**АВЕ 544.000.000 ЭТ**

Декларация о соответствии  
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.11437/22 от 08.06.2022

## Мобильное Приложение АВЕРОН:

для Android



для IOS



для Huawei



## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

**1.1 Стол универсальный лабораторный СУЛ 7.0 ЭЛЕМЕНТ** (далее **СУЛ**) – предназначен для организации рабочих мест в зуботехнических и литейных лабораториях. АВЕ 31.09.11-039-52331864-2022 ТО.

### 1.2 Условия эксплуатации

окружающая температура ..... 10...35°C  
влажность при 25°C, не более..... 80%

### 1.3 Основные технические характеристики

максимальная нагрузка на столешницу ..... 100 кг  
масса, не более ..... 24 кг  
габариты, верхнее положение задней стенки..... 575×610×1110 мм  
столешница: - ширина, не более ..... 575 мм  
                  - глубина, не более..... 555 мм  
                  - высота над уровнем пола, не более..... 655 мм

### 1.4 Особенности

- столешница с упором для литейной установки;
- многофункциональная задняя стенка: пазы для навешивания подставок, лотков и держателей 60 мм, заглушки для использования с НАБОР 2.0 ПАЙКА/НАБОР 7.0 ВЕРСИЯ (при формировании закрытой рабочей зоны). Заглушки при необходимости вскрываются вручную.

- **поставка по дополнительной заявке\***:

- возможность установки
  - светильника ЛЮКС ЛЕД ПЛЮС;
  - дополнительных полок;
  - НАБОРА 7.0 ВЕРСИЯ - комплекта дополнений к **СУЛ** с целью организации рабочего места для литейных работ;
  - НАБОРА 2.0 ПАЙКА - комплекта дополнений к **СУЛ** с целью организации рабочего места для паяльных работ;
  - электровакуумной печи ЭВП, литейной установки УЛП, установки для изготовления изделий из пластмасс методом термического прессования ТЕРМОПРЕСС АВЕРОН;
  - печи типа ЭМП ЦИРКОН для синтеризации, фрезеров, принтеров, сканеров на основе CAD/CAM технологий с учетом габаритов и веса оборудования;
  - а также другого зуботехнического оборудования с учетом его весо/габаритных характеристик;
- возможность соединения со столами серии МАСТЕР или другими **СУЛ** с помощью полок БРИДЖ/КОНЕР/ДЕЛЬТА, а также панелями БРИДЖ.

**1.5 Комплектность** – согласно Упаковочному листу.




Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

\* – эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей эксплуатационной документации.

## 2 УСТРОЙСТВО

- 1 — Столешница
- 2/3 — Стенка боковая левая/правая
- 4 — Стенка задняя многофункциональная
- 5 — Ящик выдвижной с ручкой
- 6 — Упор литейной установки УЛП ВУЛКАН

Крепеж установлен по месту

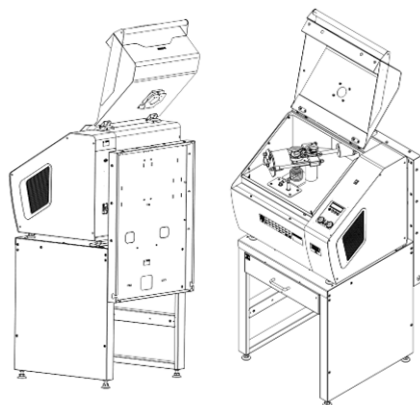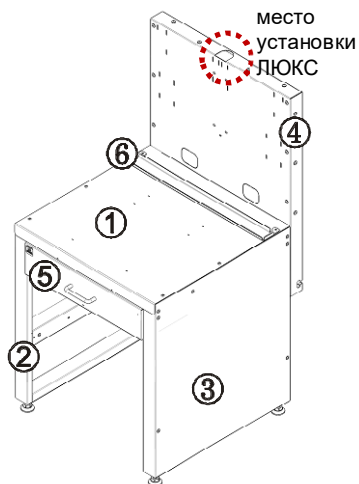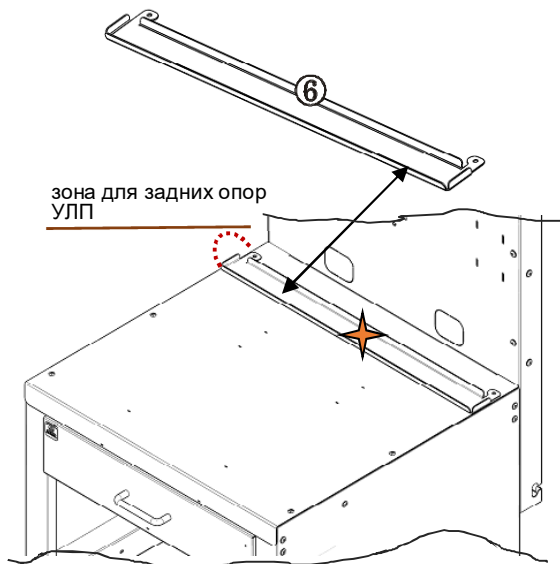

## 3 СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Во избежание перекосов стол собирать на ровной поверхности в вертикальном положении.

Рекомендуется для облегчения и ускорения сборки использовать электроинструмент (шуруповерт, электроотвертка).

Крепеж размещен в местах его установки. Не затягивайте крепеж до окончательной установки всех элементов конструкции СУЛ.

## ① УСТАНОВИТЬ И ЗАКРЕПИТЬ

- столешницу (1) со стенками (2/3)
- заднюю стенку (4) со стенками (2/3) и столешницей (1)

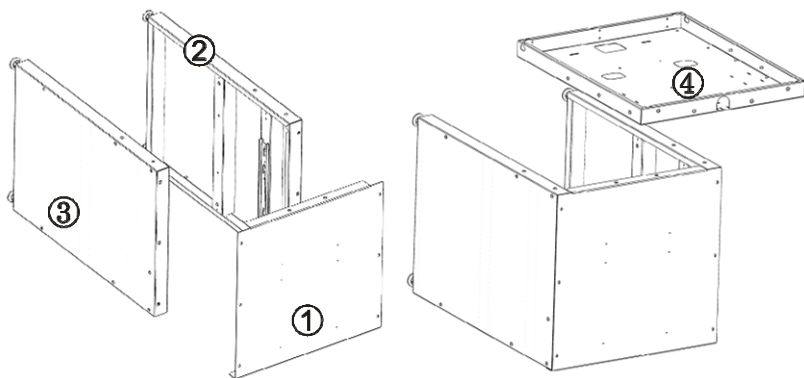


## ② Закрепить ручку на ящике (5) винтами М4×8 с шайбами 4 и гайками.

Вставить ящик в направляющие, не допуская перекосы и чрезмерные усилия.

При движении ящика по шариковым направляющим может потребоваться дополнительное усилие в начале и конце хода.

При размещении литейной установки УЛП:

- установить Упор литейной установки (6);
- установить УЛП так, чтобы ее задние опоры были между ребрами Упора (6).

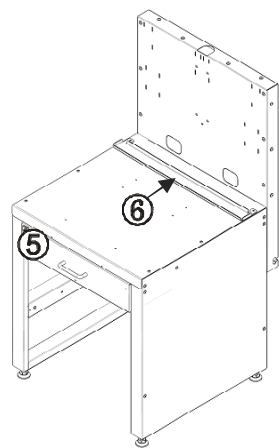

**!** «Окна» в задней стенке используются для проводки кабелей или шлангов к рабочей зоне стола, применить подвязочную проволоку.


**Пазы - для навешивания подставок и держателей 60 мм, заглушки вместо отверстий для использования с НАБОР 2.0 ПАЙКА/НАБОР 7.0 ВЕРСИЯ.**

Ящик (5) с шариковыми направляющими полного выдвижения.

При движении ящика по направляющим может потребоваться дополнительное усилие в начале и конце хода

При необходимости достать ящик (5) для очистки полностью выдвинуть его и снять с направляющих. При снятии – не допускать рывки и перекосы.

После очистки установить ящик в направляющие. Удобнее – из положения сидя. Удерживая на весу ящик, завести правую и левую части направляющих в ответные, предварительно вытянув их вперед. В начале движения в направляющих защелкнутся два пластиковых фиксатора (А). Затем с одновременным надавливанием на края фиксатора вкатить ящик по направляющим до конца.

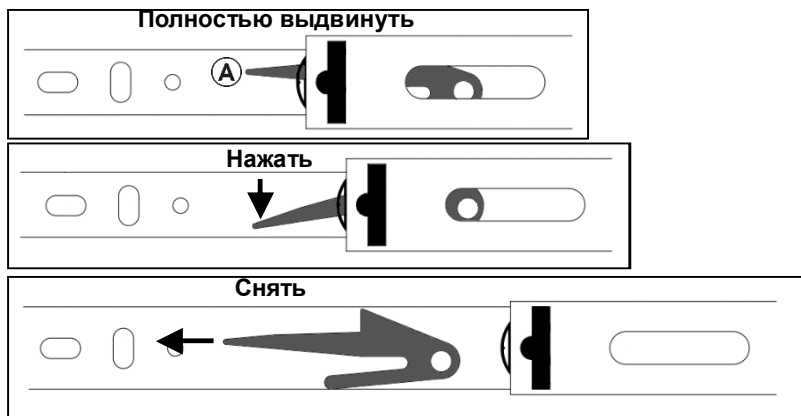

### **ВНИМАНИЕ!**

При выдвигании ящика до упора в конце хода срабатывает защита от самопроизвольного выкатывания – движение требует небольшого дополнительного усилия.


При задвигании полностью выдвинутого ящика снятие его с упоров также требует незначительного дополнительного усилия.

В конце задвигания ящика не нужно его толкать.


#### 4 ДООСНАЩЕНИЕ (поставка по дополнительной заявке)

4.1 Крепление светильника ЛЮКС АВЕРОН.

4.2 Установка комплекта НАБОР 7.0 ВЕРСИЯ.

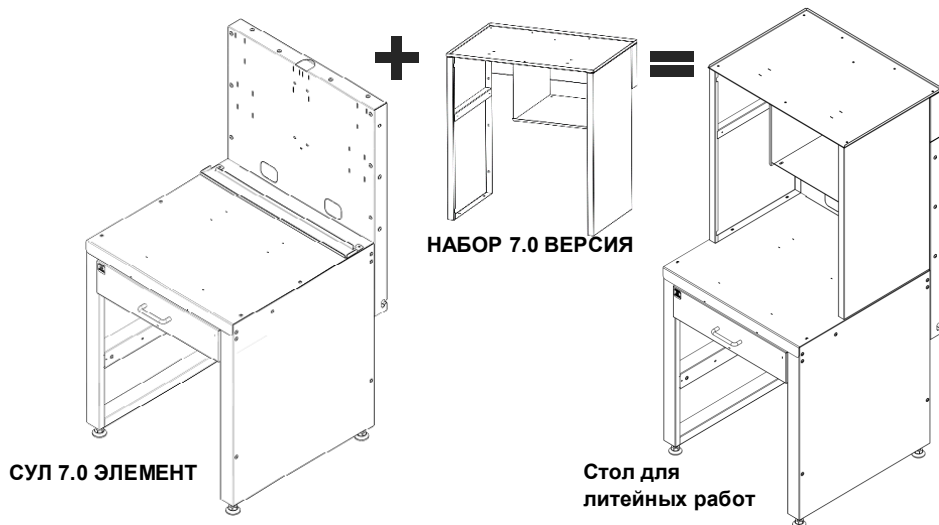

4.3 Установка комплекта НАБОР 2.0 ПАЙКА.

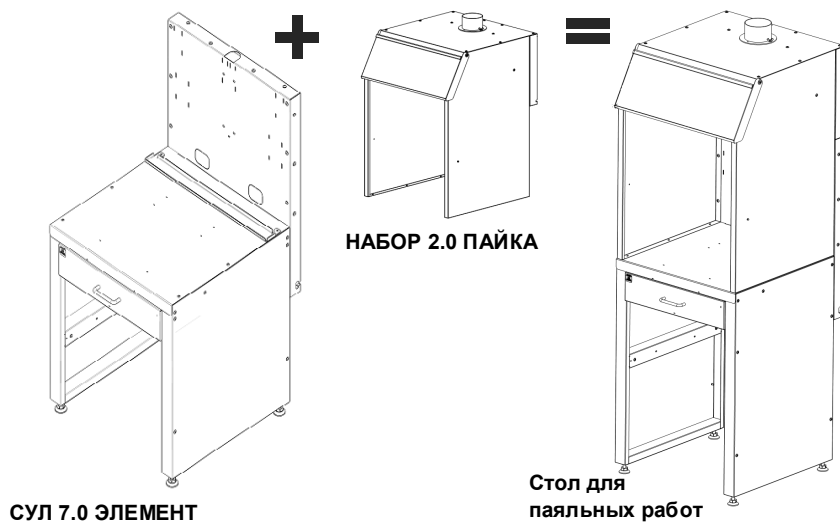

## **5 ГАРАНТИИ**

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

**Изготовитель: ООО "ВЕГА-ПРО"**

**[www.averon.ru](http://www.averon.ru)**

**Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург,**

**Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1,**

**тел.: +7 343 311 11 21**

**[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)**

**Адрес производства: 620902, РФ, Свердловская область,**

**город Екатеринбург, г.о. Екатеринбург, ул. Николы Тесла, стр. 4**

**бесплатный звонок по РФ:**

**8 800 700 12 20**

**Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ**

**8 800 700 11 02**







## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

СУЛ 7.0 ЭЛЕМЕНТ	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

КОНТАКТЫ АВЕРОН	
 averon.ru	 Averon Russia
 8 800 700-12-20 бесплатный по РФ	 АВЕРОН - оборудование для зубных техников
 feedback@averon.ru	 instagram.com/ averon.ru
<b>Присоединяйтесь к нам в соц. сетях!</b>	